

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Лабораторный учет"

Функциональное назначение:

Внесение результатов лабораторных испытаний по различным видам испытаний: санитарнобактериологическим, клинической бактериологии, радиологическим, санитарно-гигиеническим, токсикологическим и прочим.

Инструкция:

[Скачать инструкцию в формате PDF](#)

ЛАБОРАТОРНЫЙ УЧЕТ

Создание документа «Направление лабораторное»

Документ «Направление лабораторное» является универсальным документом, позволяющим вести учет всех видов исследований.

В подсистеме «Лабораторные исследования» открываем форму «Направления лабораторные». В списке документов есть возможность отсортировать по выведенным колонкам. По умолчанию видны только открытые направления. Для просмотра выполненных исследований нужно снять галочку в чекере «Не отображать выполненные и аннулированные».

Лабораторные направления формируются оперативным отделом из документа «Направления на испытания» при нажатии команды «Отправить в лабораторию».

При необходимости можно добавить новое направление вручную, для этого нажимаем кнопку «Создать» на форме списка документов.

Рассмотрим ситуацию, когда направления формируются автоматически из «Направлений на испытания».



Открытые направления выделяются красным цветом, выполненные – зеленым.

Документ внутри уже заполнен, на основании направления на испытания, остается убедиться в корректности данных.

Направление лабораторное 000000002 от 29.03.2018 16:41:48 - АИС "ИМЦ: Лабораторная и... (1С:Предприятие)

Направление лабораторное 000000002 от 29.03.2018 16:41:48

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Взаимодействия

Номер: 000000002 | Дата изготовления: | Дата, время поступления: | Номер направ. |
 Дата: 29.03.2018 16:41:48 | Дата отбора проб: 30.03.2018 0:00:00 | Дата исследования: |

Код: 1.2.29.03.18.B | Учреждение: |
 Тип финансирования: Внебюджет | Лаборатория: Микробиологическая лаборатория

Сведения для выезда: |

Добавить продукт | Добавить Услугу | Отметить/Снять всё

Продукт исследования / Арти...	Дополнительные Сведени...	Дата изготовления / Количество	Из сел. мест.	Импорт	Прейскурант ц
☐ вода питьевая из распре...	Вода питьевая водопрово...		☐	☐	
☒ 1.1.4.	ОМЧ 37 С	1	☐	☐	ОМЧ 37 С
☒ 1.1.5.	ОКБ, ТКБ	1	☐	☐	ОКБ, ТКБ

Наименование пробы образца:
 Вода питьевая водопроводная холодная, главный ввод, (точка № 1 - ежедневно).

Состояние: Готово | Создал: Администратор | Ответственный исполнитель: |

Далее формируем результат лабораторного исследования. Для этого внутри текущего документа нажимаем «Создать на основании» и выбираем нужный тип документа для результатов.

Направление лабораторное 000000002 от 29.03.2018 16:41:48

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Взаимодействия

Номер: 000000002 | Дата изготовления: | Дата отбора: |
 Дата: 29.03.2018 16:41:48 |

Код: 1.2.29.03.18.B | Тип финансирования: Внебюджет |

Сведения для выезда: |

Добавить продукт | Добавить Услугу |

Продукт исследования / Арти...	Дополн
☐ вода питьевая из распре...	Вода пи
☒ 1.1.4.	ОМЧ 37
☒ 1.1.5.	ОКБ, Т

Наименование пробы образца:
 Вода питьевая водопроводная холодная, главн

Состояние: Готово

Лабораторны

Создать на основании

- Исследование вибрации (коммунальная)
- Исследование вибрации (производственная)
- Исследование воздуха
- Исследование инфразвука
- Исследование лабораторное
- Исследование металлолома
- Исследование микроклимата производственных помещений
- Исследование микроклимата общественных и жилых помещений
- Исследование на индекс токсичности
- Исследование освещенности жилых и общественных зданий(помещений)
- Исследование освещенности у ПВЗМ
- Исследование полевого материала
- Исследование СИЗ
- Исследование товара народного потребления
- Исследование шума в жилых помещениях, общественных зданий
- Исследование шума на рабочих местах
- Исследование ЭМИ 50 ГЦ
- Исследование ЭМИ БС
- Исследование ЭМИ ПВЗМ
- Контроль качества защитной камеры источников ионизирующего излучения
- Контроль качества защиты источников ионизирующего излучения
- Обоснование класса опасности отхода расчетным методом
- Радиационное обследование территории, отводимой под застройку объектами гражданского строительства
- Радиационный контроль в рентгеновских кабинетах


Каждый тип документа имеет свой интерфейс и особенности заполнения. Рассмотрим на примере универсального документа «Исследование лабораторное» заполнение результатов

исследований.

Создание документа «Исследование лабораторное»

Документ «Исследование лабораторное» является универсальным документом, позволяющим вести учет и хранение результатов исследований. Для специфических исследований используются отдельные документы.

Документ создается на основании «Направления лабораторного». Это можно сделать на форме списка лабораторных направлений или из самого документа.

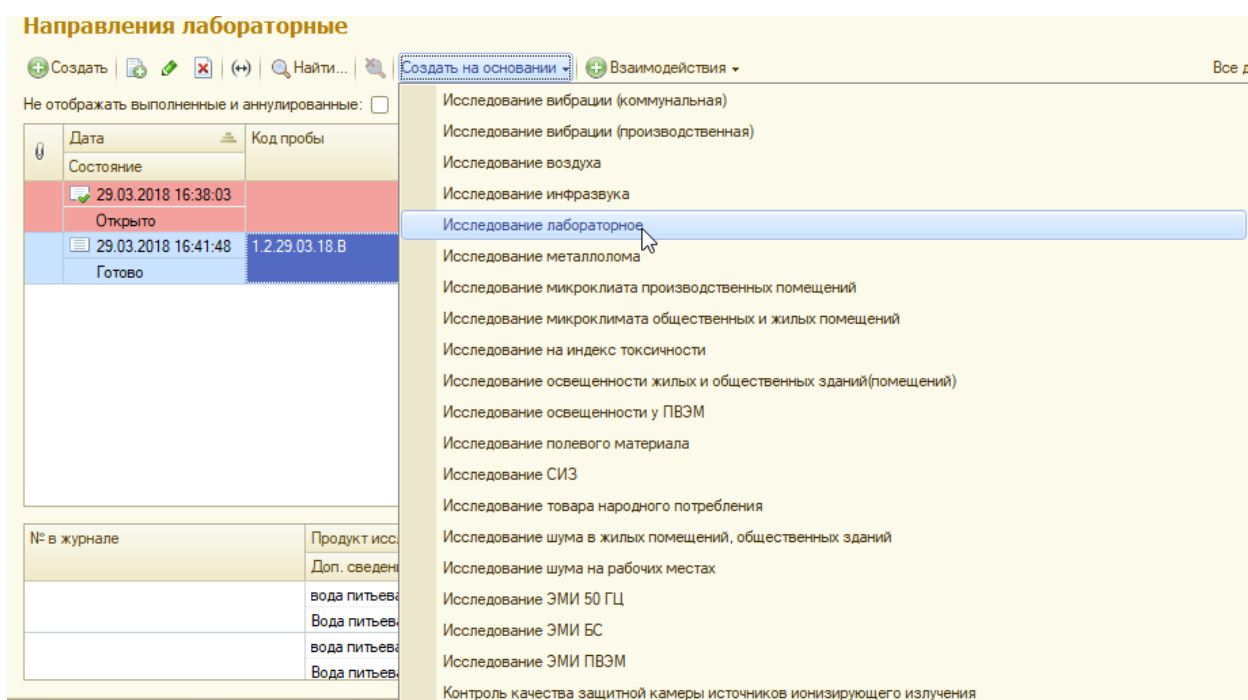

Откроется форма, в которой заполнена основная часть данных из направления. На закладке «Общие сведения» заполняем сведения о датах поступления образца, дата выдачи результата, метеофакторы, тип исследования. В табличные части добавляются строки с участвующими в испытании, средства измерения, методики отбора.

Исследование лабораторное (создание) - АИС "ИМЦ: Лабораторная информационн... (1С:Предприятие)

Исследование выполнено Восстановить удаленные строки Все действия ▾

Номер: Дата: 02.04.2018 0:00:00

Общие сведения **Результаты**

Дата поступления: Время: : : : : Дата результата: : :

Дата отбора: 30.03.2018 Время: : : : :

Направление : Направление лабораторное 000000002 от 29.03.2018 16:41:48

Номер направления: 2 Код пробы: 1.2.29.03.18.B

Рег.№ в лаборатории:

Тип финансирования: Внебюджет

Метеофакторы:

Тип исследования:

Место проведения замеров (не ИПЦ):

Замеры проводились в присутствии:

Акт отбора проб:

Дополнительные сведения:

Участвующие в испытании (исследовании) Средства измерения Методики отбора

Подбор Все действия ▾

Сотрудник

Средство измерения

Методика

Состояние: В процессе Ответственный: Лабораторный учет

Лаборатория: Микробиологическая лаборатория Учреждение: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"

На закладке «Результаты» вводятся значения, полученные по итогам исследований. В левой таблице отображается список объектов исследований. При активизации строки с объектом исследования в таблице справа отображается перечень показателей. Заполняем «Значение» вручную или выбираем из выпадающего списка. Остальные колонки заполняются автоматически (для этого проводятся первоначальные настройки системы).

Исследование лабораторное (создание) - АИС "ИМЦ: Лабораторная информационная система" /... (1С:Предприятие)

Исследование выполнено Восстановить удаленные строки Все действия ▾

Номер: Дата: 02.04.2018 0:00:00

Общие сведения **Результаты**

Первый номер: 0

Рег № / Артикул Продукт Исследования / У... Доп. свед... Показатели

Рег № / Артикул	Продукт Исследования / У...	Доп. свед...	Показатель	Значение	Результат	Расчетн...	НД	Единица изме...	Объем
157	вода питьевая из распре...	Вода пить...	ОМЧ 37 град С	5.000000				КОЕ/мл	50 КОЕ/мл
1.1.4.	ОМЧ 37 С		ОКБ	Не обнаружены	Допустимо			КОЕ в 100 мл	
1.1.5.	ОКБ, ТКБ		ТКБ	Обнаружены	Не допусти...			КОЕ в 100 мл	

Журнал исследований:

Рег номер: 157

Наименование пробы: Вода питьевая водопроводная холо...

Дата изготовления: : : : :

Дата начала исследования: : : : :

Дата окончания исследования: : : : :

Импорт: ☐ Из сельской местности: ☐

Состояние: В процессе Ответственный: Лабораторный учет

Лаборатория: Микробиологическая лаборатория Учреждение: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"

Также необходимо для каждой пробы заполнить реквизиты: журнал исследований, даты начала и окончания исследований, откуда была проба «Импорт»/ «Сельская местность».

Чтобы сохранить введенные в форму данные нажимаем «Записать». После того как все результаты по всем пробам внесены – «Исследование выполнено».

Команда «Печать» позволяет сформировать печатную форму результатов исследования по определенному шаблону. Печатная форма открывается в формате *.mxl или *.excel. В системе печатная форма сохраняется в виде присоединенного файла к документу, что позволяет в любой момент повторно распечатать результат исследования.

Примеры печатных форм:

Ф-1.2.7/5

Направление на испытание продукции № 36769 от 15.09.2015 г.

Код образца (пробы): 27858.1.15.09.15.В

Дата изготовления*:

Дата и время* отбора образца (пробы):

Наименование образца (пробы)			
№ п/п	Показатель	Метод/ Методика	Дополнительные сведения*
вода водопроводная питьевая			
1	железо суммарно	фотометрический метод/ ПНДФ 14.1:2:4.50-96	
2	Жесткость	титриметрический метод/ ГОСТ 31954-2012	
3	Водородный показатель (рН)	потенциометрический метод/ ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	
4	Окисляемость перманганатная	титриметрический метод/ ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	
5	марганец суммарно	атомно-абсорбционный метод/ ПНДФ 14.1:2:4.139-98	

*заполняется при необходимости

Передано:

Принято:

Записать и закрыть Печать Редактирование

Ф - 1.2.3/60 Приложние к протоколу № _____ от _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА №1/1603 от 04.07.2014

Место отбора проб воздуха: Проведение лабораторных исследований физических факторов и атмосферного воздуха по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт "Курумоч" на участке км 7+000 - км 10+000 в Муниципальном районе Красноярский Самарской области" с санитарно-гигиенической оценкой результатов.
Акт отбора проб, инструментальных замеров микроклимата № 173 Дата отбора: 26.06.2014
Отбор проб производился в присутствии.
Метеофакторы: температура 23 °С; влажность 47 %; атм. давл. 760 мм.рт.ст.; скорость ветра 3-4 м/сек; направление ветра Ю-З

Средства измерения:

Тип	Зав. № прибора	№ свидетельства	Срок действия свидетельства о госповерке	Кем выдано свидетельство	Основная погрешность измерений
Аспиратор ПУ -49	4794	693445/111739	25.11.2014	ФБУ «Самарский ЦСМ»	пред. относит. погрешность ±0,35%

№ поглот. (фильтра)	№ точки отбора	Наименование точки отбора проб воздуха	Условие отбора		Наименование определяемого вещества	Класс опасности	Результаты испытаний (мг/м³)				НД, по которой проводилось испытание		
			Скор. (л/мин)	Время (мин)			Максимально разовая концентрация		Среднесменная концентрация				
							Обнаружен.	ПДК	Обнаружен.	ПДК			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Пог 2	1.	У Аэропортовского шоссе, д. 3 (гостиница), 10:00.	0,25	20	Азота диоксид среднесуточный	3			0,029 ± 0,007			РД 52.04.186-89	
Пог 4			0,25	20	Азота диоксид среднесуточный	3			0,029 ± 0,007			РД 52.04.186-89	
			0,25	20	Сред. Азота диоксид среднесуточный	3			0,029 ± 0,007			РД 52.04.186-89	
Пог 1			2	20	Серы диоксид	3	0,035 ± 0,09					РД 52.04.186-89	
Пог 3			2	20	Серы диоксид	3	0,035 ± 0,09					РД 52.04.186-89	
			2	20	Сред. Серы диоксид	3	0,035 ± 0,090					РД 52.04.186-89	
Кам 29			1 литр		Углерода оксид	4	1,10 ± 0,27					РД 52.04.186-89	
Кам 14			1 литр		Углерода оксид	4	1,20 ± 0,30					РД 52.04.186-89	
			1 литр		Сред. Углерода оксид	4	1,150 ± 0,285					РД 52.04.186-89	
Ф 361			20	50	Пыль	4	< 0,007					РД 52.04.186-89	
Ф 363			20	50	Пыль	4	< 0,007					РД 52.04.186-89	
			20	50	Сред. Пыль	4	< 0,007					РД 52.04.186-89	
Пог 3			2.	У пересечения Аэропортовского шоссе и трассы М-5, 11:00.	0,25	20	Азота диоксид	3	0,034 ± 0,009				РД 52.04.186-89
Пог 5					0,25	20	Азота диоксид	3	0,034 ± 0,009				РД 52.04.186-89
	0,25	20			Сред. Азота диоксид	3	0,034 ± 0,009				РД 52.04.186-89		
Пог 7	2	20			Серы диоксид	3	0,038 ± 0,009				РД 52.04.186-89		
Пог 8	2	20			Серы диоксид	3	0,038 ± ,009				РД 52.04.186-89		
	2	20			Сред. Серы диоксид	3	0,038 ± 0,009				РД 52.04.186-89		
Кам 8	1 литр				Углерода оксид	4	1,20 ± 0,30				РД 52.04.186-89		
Кам 38	1 литр				Углерода оксид	4	1,40 ± 0,35				РД 52.04.186-89		
	1 литр				Сред. Углерода оксид	4	1,300 ± 0,325				РД 52.04.186-89		
Ф 376	20	50			Пыль	4	< 0,007				РД 52.04.186-89		
Ф 377	20	50			Пыль	4	< 0,007				РД 52.04.186-89		
	20	50			Сред. Пыль	4	< 0,007				РД 52.04.186-89		

Ф-1.2.3/70 РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №3235 от 05.10.2015

Код образца: 30041
 Наименование образца (пробы): вода бассейна
 Дополнительные сведения:
 Доставлен в лабораторию:
 Начало испытаний:
 Окончание испытаний:
 Место проведения испытаний: г. Самара, Банковский пер. д. 4

№ п/п	Показатель	Результаты испытаний	Норматив	Ед. изм.	НТД, по которой проводилось испытание
1	Запах при 20 °С	0		балл	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	7,7 ± 2,3		градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	0,46 ± 0,05		мг/дм³	ГОСТ 3351-74
4	Хлор остаточный свободный	0,04 ± 0,01		мг/дм³	ГОСТ 18190-72
5	Хлороформ	0,0364 ± 0,0182		мг/дм³	ГОСТ 31951-2012

Испытания проводили:

Химик-эксперт медицинской организации: _____

Врач-лаборант: _____

Ответственный врач-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории: _____

2. Релиз № 2.0.2.11 от 1 июля 2018 г.

В отчет «Выставленные услуг ОМС (для сдачи в плановый отдел)» добавили заполнение колонок цена и сумма.

3. Релиз № 2.0.2.11 от 1 июля 2018 г.

В печатной форме клинические исследования ПЦР добавили поле Дата рождения.

4. Релиз № 2.0.2.11 от 1 июля 2018 г.

В документе «Клиническое исследование» добавили возможность ввода произвольного текста в колонку значения.

5. Релиз № 2.0.2.2 от 2 апреля 2018 г.

(106010) Добавлена команда заполнения агрегатного состояния веществ в воздухе.

6. Релиз № 2.0.2.2 от 2 апреля 2018 г.

В документе ЭМИ БС добавлены колонки Е, ППЭ ПДУ, Е ПДУ. выведена на форму таблица источники физических факторов. Источники физических факторов не привязаны к местам измерения.

7. Релиз № 2.0.2.2 от 2 апреля 2018 г.

Разработано исследование Подтверждение идентификации культуры.

8. Релиз № 2.0.1.14.288 от 4 марта 2018 г.

Разработан отчет «Количество проб и часов по исследованиям воздуха» находится на разделе «Лабораторная статистика»→ Отчетные формы→ Папка Лабораторные.

9. Релиз № 2.0.1.14.288 от 4 марта 2018 г.

В форме документа Исследование лабораторное у полей заявитель, код пробы, договор, тип финансирования, сведения для выезда установлен режим «просмотр».

10. Релиз № 2.0.1.14.288 от 4 марта 2018 г.

В документе Исследование воздуха добавлена команда заполнения агрегатного состояния веществ в воздухе и классов опасности. Агрегатное состояние вещества является обязательным полем для заполнения.

11. Релиз № 2.0.1.14.283 от 5 ноября 2017 г.

В документе Исследование шума в жилых и общественных зданиях у поля Источники физических факторов снято ограничение по длине вводимых данных.

12. Релиз № 2.0.1.14.283 от 5 ноября 2017 г.

В документе Исследование санитарная бактериология при проведение поле Дата выдачи результата заполняется из Дата результата

13. Релиз № 2.0.1.14.283 от 5 ноября 2017 г.

Для роли Малярия добавлены права на Интерактивное добавление, ИнтерактивноеПроведение, ИнтерактивнаяОтменаПроведения на документ Исследование малярии.

14. Релиз № 2.0.1.14.283 от 5 ноября 2017 г.

В документе Исследование ООИ в таблице показатели добавлена колонка Тест система.

15. Релиз № 2.0.1.14.283 от 5 ноября 2017 г.

В списке Исследования токсикология скрыты помеченные на удаление документы.

16. Релиз № 2.0.1.14.284 от 2 октября 2017 г.

Добавлен новый документ Радиационное обследование территории, отводимой под застройку объектами гражданского строительства

17. Релиз № 2.0.1.14.284 от 2 октября 2017 г.

В документе Установка норм (клин.бак.) добавлена колонка Нормативный документ (НД).

18. Релиз № 2.0.1.14.284 от 2 октября 2017 г.

При создании счета ОМС добавлены дополнительные проверки на корректность дат.

19. Релиз № 2.0.1.14.284 от 2 октября 2017 г.

В списке направлений паразитология добавлена команда Отображения/скрытия выполненных направлений.

20. Релиз № 2.0.1.14.284 от 2 октября 2017 г.

В документе Микробиологическое исследование добавлена колонка НД (Нормативный документ).

21. Релиз № 2.0.1.14.281 от 12 июня 2017 г.

При изменении заявителя в талоне происходит изменение в подчиненных документах (направлениях и исследованиях.)

22. Релиз № 2.0.1.14.281 от 12 июня 2017 г.

В документ Исследование товаров народного потребления добавлены команды быстрого ввода

предопределенных значений.

23. Релиз № 2.0.1.14.281 от 12 июня 2017 г.

В документе Общее направление на клинические исследования изменился алгоритм ввода данных. Добавлена возможность копирования набора услуг предыдущего пациента.

24. Релиз № 2.0.1.14.281 от 12 июня 2017 г.

В документе Показатели по воздуху добавлены команды сортировки услуг. Изменены команды добавления наборов показателей.

25. Релиз № 2.0.1.14.280 от 14 мая 2017 г.

В документе исследование клиническая бактериология добавлена колонка Норма.

26. Релиз № 2.0.1.14.279 от 19 апреля 2017 г.

Добавлен справочник образцы

27. Релиз № 2.0.1.14.279 от 19 апреля 2017 г.

В лабораторных направлениях добавлена команда «Возврат лабораторного направления оперативнику» в группе команд Взаимодействие.

28. Релиз № 2.0.1.14.279 от 19 апреля 2017 г.

В документе Исследование контроля качества защиты источников ионизирующего излучения исправлена ошибка при выборе в реквизите Вид рентгеновского аппарата значения «Постоянного потенциала».

29. Релиз № 2.0.1.14.279 от 19 апреля 2017 г.

В документе Клиническое исследование исправлена ошибка при изменении услуги ОМС.

30. Релиз № 2.0.1.14.279 от 19 апреля 2017 г.

Добавлена общая форма санитарных исследований. На вкладке лабораторные исследования.

31. Релиз № 2.0.1.14.279 от 19 апреля 2017 г.

В документе Исследование токсикология добавлена таблица Средства измерения.

32. Релиз № 2.0.1.14.279 от 19 апреля 2017 г.

В форме Компонента отхода исправлена ошибка в формуле (декорация).

33. Релиз № 2.0.1.14.279 от 19 апреля 2017 г.

Запрещено создавать больше одного счета ОМС на один талон.

34. Релиз № 2.0.1.14.279 от 19 апреля 2017 г.

В документ Исследование освещенности у ПВЭМ добавлены колонки «Напряжение в начале» и «Напряжение в конце»

35. Релиз № 2.0.1.14.279 от 19 апреля 2017 г.

В документе Направление ПЦР при сохранении документа присваивается Номер в журнале.

36. Релиз № 2.0.1.14.278 от 12 марта 2017 г.

В документе исследование ПЦР в таблице Показатели добавлена колонка единица измерения.

37. Релиз № 2.0.1.14.278 от 12 марта 2017 г.

Добавлен документ исследование металлолома.

38. Релиз № 2.0.1.14.277 от 18 февраля 2017 г.

В документе Исследование микроклимата производственных помещений добавлена оценка в соответствии с СанПиН 2.4.3.1.3049-13.

39. Релиз № 2.0.1.14.277 от 18 февраля 2017 г.

Установлен запрет на выбор не актуальных диагнозов.

40. Релиз № 2.0.1.14.277 от 18 февраля 2017 г.

В документе клиническая бактериология добавлен механизм автоматического изменения цен при изменении результата (рост есть/ роста нет) и определения чувствительности к антибиотика.

41. Релиз № 2.0.1.14.277 от 18 февраля 2017 г.

В документе Лабораторное исследование добавлен реквизит Количество измерений.

42. Релиз № 2.0.1.14.277 от 18 февраля 2017 г.

В списке выбора журналов лабораторных испытаний скрыты группы(папки журналов) других лабораторий.

43. Релиз № 2.0.1.14.276 от 29 января 2017 г.

В документа Направление клиническая бактериология, Направление ООИ, Направление ПЦР, Направление Паразитология. Направление Вирусология изменена проверка на превышение суммы по договору.

44. Релиз № 2.0.1.14.276 от 29 января 2017 г.

В документе исследование ООИ, Исследование клиническая бактериология, Исследование ПЦР изменено заполнение результатов для показателей с типом показателя вид результата.

45. Релиз № 2.0.1.14.276 от 29 января 2017 г.

В форме списка документа Клиническое направление добавлен поиск по услуге и отбор «Отображать выполненные». Отбор отображать выполненные по умолчанию установлено значение Нет.

46. Релиз № 2.0.1.14.275 от 16 декабря 2016 г.

Внесены улучшения в документ «Контроль качества защиты источников ионизирующего излучения»

47. Релиз № 2.0.1.14.275 от 16 декабря 2016 г.

В форму списка документа Направление санитарная бактериология добавлена команда «отобразить признак наличия исследования».

48. Релиз № 2.0.1.14.275 от 16 декабря 2016 г.

В документ исследовани клиническое добавлена команда «Установить результаты по умолчанию».

49. Релиз № 2.0.1.14.275 от 16 декабря 2016 г.

В документе «Исследование малярии» изменено создание пациентов.

50. Релиз № 2.0.1.14.274 от 21 ноября 2016 г.

Установлен запрет на выбор групп в справочнике МКБ

51. Релиз № 2.0.1.14.274 от 21 ноября 2016 г.

При добавлении компоненты отхода сразу открывается форма выбора компонент отхода и пересчитывается значение «п».

52. Релиз № 2.0.1.14.274 от 21 ноября 2016 г.

Исправлена ошибка «не возможность редактирования документа после возврата от оперативного отдела».

53. Релиз № 2.0.1.14.273 от 18 сентября 2016 г.

В документе Исследование индекса токсичности добавлена возможность вывода символов «<» и «>».

54. Релиз № 2.0.1.14.273 от 18 сентября 2016 г.

В документе Исследование токсикологии изменены наименования стобоцов и группировка. Реквизит результат исследования относится ко всему документу.

55. Релиз № 2.0.1.14.273 от 18 сентября 2016 г.

Оптимизация проведения документа «Установка норм»

56. Релиз № 2.0.1.14.273 от 18 сентября 2016 г.

В обработке Рабочее место регистратора добавлена возможность создания нескольких направлений на один талон.

57. Релиз № 2.0.1.14.273 от 18 сентября 2016 г.

В документах Исследование микроклимата общественных и жилых помещений и Исследование микроклимата производственных помещений изменена форма списка.

58. Релиз № 2.0.1.14.273 от 18 сентября 2016 г.

В компоненте отхода добавлена возможность ручного ввода X_i и автоматического расчета W_i

59. Релиз № 2.0.1.14.273 от 18 сентября 2016 г.

В форме подбора застрахованных ОМС добавлена возможность не точного поиска(по части фамилии, имени, отчества).

60. Релиз № 2.0.1.14.273 от 18 сентября 2016 г.

В документе ЭМИ 50 Гц изменены высоты на 0,5 1,5 1,8

61. Релиз № 2.0.1.14.270 от 20 мая 2016 г.

В документе Направление ООИ добавлена колонка «Дата отбора»

62. Релиз № 2.0.1.14.270 от 20 мая 2016 г.

В документе Исследование ООИ добавлена колонка «Дата отбора»

63. Релиз № 2.0.1.14.270 от 20 мая 2016 г.

Добавить возможность в документе по исследованим физ факторов подбирать несколько методик

64. Релиз № 2.0.1.14.270 от 20 мая 2016 г.

Добавить выпадающий список выбора услуги ОМС в документе направление вирусология

65. Релиз № 2.0.1.14.270 от 20 мая 2016 г.

В документах Исследования по физическим факторам исправлена ошибка « Доступ к документу после распроеднения документа.»

66. Релиз № 2.0.1.14.270 от 20 мая 2016 г.

В документе Исследование вибрации исправлены ошибки в заголовке таблицы с показателями.

67. Релиз № 2.0.1.14.270 от 20 мая 2016 г.

В документе Исследование освещенности жил помещений и обще зданий добавлена команда копирования.

68. Релиз № 2.0.1.14.270 от 20 мая 2016 г.

Создан новый документ Радиационный контроль в рентгеновских кабинетах.

69. Релиз № 2.0.1.14.269 от 14 апреля 2016 г.

В документе Исследование Воздуха добавлена команда копирования мест измерения.

70. Релиз № 2.0.1.14.269 от 14 апреля 2016 г.

Разработан новый документ Исследование СИЗ

71. Релиз № 2.0.1.14.269 от 14 апреля 2016 г.

В документе Исследование воздуха добавлена возможность быстрого добавления параметров микроклимата.

72. Релиз № 2.0.1.14.269 от 14 апреля 2016 г.

В документе Исследование воздуха в колонке поглотитель добавлен список выбора поглотителей.

73. Релиз № 2.0.1.14.269 от 14 апреля 2016 г.

Добавлен отчет о не выполненных исследованиях.

74. Релиз № 2.0.1.14.269 от 14 апреля 2016 г.

Добавлен документе Исследование Вибрации коммунальной.

75. Релиз № 2.0.1.14.269 от 14 апреля 2016 г.

В документе Исследование воздуха если во всех значениях есть знак < то и в среднем значении выходит знак < (Улучшение - Нормальный) <

76. Релиз № 2.0.1.14.269 от 14 апреля 2016 г.

В документе Направление ПЦР при создании из талона заполняется тип финансирования ОМС.

77. Релиз № 2.0.1.14.269 от 14 апреля 2016 г.

В документах по микроклимату объединить таблицу замеры с таблицей показатели.

78. Релиз № 2.0.1.14.269 от 14 апреля 2016 г.

Оптимизация обработки по загрузке справочников актуального пакета

79. Релиз № 2.0.1.14.269 от 14 апреля 2016 г.

Добавлена команда «Незавершенные исследования» для просмотра исследований сделанных но не проведенных.

80. Релиз № 2.0.1.14.269 от 14 апреля 2016 г.

Вывод синонимов в печатных формах по воздуху.

81. Релиз № 2.0.1.14.268 от 13 марта 2016 г.

В документе «Исследование микроклимата производственных помещений» при расчете средних значений учитывается знак <. Если во всех значениях используемых при расчете имеется данный знак то он выводится в среднее значение.

82. Релиз № 2.0.1.14.268 от 13 марта 2016 г.

В документах исследования добавлена проверка перед созданием документа Счет ОМС происходит проверка на Дата окончания исследования и начала не должны быть больше текущей.

83. Релиз № 2.0.1.14.268 от 13 марта 2016 г.

Добавлен документ Исследование ЭМИ БС находится на закладке «Лабораторные исследования».

84. Релиз № 2.0.1.14.268 от 13 марта 2016 г.

В отчете журнал по микроклимату добавленная строка место измерения.

85. Релиз № 2.0.1.14.268 от 13 марта 2016 г.

В документе Исследование освещенности ПВЭМ добавлена колонка Место измерения.

86. Релиз № 2.0.1.14.267 от 2 марта 2016 г.

Добавлен документ ЭМИ БС

87. Релиз № 2.0.1.14.266 от 23 февраля 2016 г.

В документе «Исследование микроклимата» происходит изменение данных при изменении направления.

88. Релиз № 2.0.1.14.266 от 23 февраля 2016 г.

В документе «Исследование микроклимата производственных помещений» исправлена ошибка с добавлением замеров.

89. Релиз № 2.0.1.14.266 от 23 февраля 2016 г.

Заполнение данных в документе «Экспертное заключение» из документа «Протокол»

90. Релиз № 2.0.1.14.266 от 23 февраля 2016 г.

В документе «Исследование освещенности жилых и общественных зданий(помещений)» увеличено количество символов в колонке «Точка измерения»

91. Релиз № 2.0.1.14.266 от 23 февраля 2016 г.

Добавлен документ ЭМИ ПЭВМ

92. Релиз № 2.0.1.14.266 от 23 февраля 2016 г.

Добавлен документ ЭМИ 50 Гц

93. Релиз № 2.0.1.14.265 от 14 февраля 2016 г.

В документах по исследованию микроклимата добавлена команда для удобного ввода метеофакторов.

94. Релиз № 2.0.1.14.265 от 14 февраля 2016 г.

В документе Исследование освещенности в жилых и общественных зданиях изменена группировка полей в таблице измерения.

95. Релиз № 2.0.1.14.265 от 14 февраля 2016 г.

Убраны права на создание и редактирование методик у роли _ИМЦ_ЛабораторныеДокументы

96. Релиз № 2.0.1.14.264 от 31 января 2016 г.

Добавлена роль для документов исследования физических факторов.

97. Релиз № 2.0.1.14.263 от 27 января 2016 г.

Изменено: В документах Направление клиническая бактериология и Исследование

клиническая бактериология.

98. Релиз № 2.0.1.14.263 от 27 января 2016 г.

Добавлена подсистема «Малярия». Находится на вкладке лабораторные исследования. Данная подсистема предназначена для ведения.

99. Релиз № 2.0.1.14.263 от 27 января 2016 г.

Изменено: В списке документов Направление клиническая бактериология установлен отбор по лаборатории.

100. Релиз № 2.0.1.14.262 от 27 декабря 2015 г.

Изменено: В документе Направление (санитарная бактериология) при установке регистрации номера добавляется код лаборатории.

101. Релиз № 2.0.1.14.262 от 27 декабря 2015 г.

Добавлено: В справочник «Журнал исследований добавлен» добавлены реквизиты Лаборатория и Использовать код лаборатории в регистрационном номере.

102. Релиз № 2.0.1.14.262 от 27 декабря 2015 г.

Изменено: В документе Исследование лабораторное добавлена возможность автоматического добавления кода лаборатории. Код лаборатории устанавливается в том случае если в выбранном журнале исследований установлена галочка «Использовать код лаборатории в регистрационном номере»

103. Релиз № 2.0.1.14.261 от 7 декабря 2015 г.

Добавлено: В документе «Направление ООИ» в табличную часть добавлена команда Подбор (для множественного выбора услуг)

104. Релиз № 2.0.1.14.261 от 7 декабря 2015 г.

Добавлено: В документе «Направление ООИ» возможность просмотра всех услуг ОМС без отбора

105. Релиз № 2.0.1.14.260 от 29 ноября 2015 г.

Добавлено: В документе Направление ООИ и Исследование ООИ добавлена табличная часть услуги ОМС.

106. Релиз № 2.0.1.14.259 от 19 ноября 2015 г.

Исправлено: В документе «Направление вирусология» исправлена ошибка «при копировании документа Тип финансирования не копировался».

107. Релиз № 2.0.1.14.259 от 19 ноября 2015 г.

Исправлено: В документе «Шум в жилых помещений» исправлена ошибка предварительного просмотра. Добавлена возможность включения/отключения расчета k2.

108. Релиз № 2.0.1.14.256 от 16 октября 2015 г.

Исправлено: Ошибка некорректной сортировки строк в лабораторном направлении.

109. Релиз № 2.0.1.14.256 от 16 октября 2015 г.

Исправлено: Ошибка при печати документа «Исследования шума».

110. Релиз № 2.0.1.14.256 от 16 октября 2015 г.

Добавлено: Документ «Исследование воздуха».

111. Релиз № 2.0.1.14.255 от 29 сентября 2015 г.

Оптимизирована загрузка справочника Doctors.

112. Релиз № 2.0.1.14.255 от 29 сентября 2015 г.

Изменен механизм создание счетов ОМС. Реализована возможность проставить к одной услуге ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» прикрепить в соответствии несколько услуг ОМС

113. Релиз № 2.0.1.14.253 от 31 августа 2015 г.

В документе Вирусологическое исследование изменено заполнение колонок значение и результат в таблице показатели

114. Релиз № 2.0.1.14.253 от 31 августа 2015 г.

В документе Вирусология исправлена работа механизма по подбору и добавлению сотрудников в таблицу подписывающих

115. Релиз № 2.0.1.14.253 от 31 августа 2015 г.

Изменено проведение документа Установка норм вирусология в связи с добавлением Реквизита только для данного материала

116. Релиз № 2.0.1.14.253 от 31 августа 2015 г.

В документе Исследование лабораторное добавлен механизм восстановления удаленных строк.

117. Релиз № 2.0.1.14.253 от 31 августа 2015 г.

В документе Исследование лабораторное Изменен формат отображения номер в журнале

118. Релиз № 2.0.1.14.252 от 24 августа 2015 г.

Исправлена ошибка при выборе застрахованного в форме поиска застрахованных в базе ЕРЗ

119. Релиз № 2.0.1.14.252 от 24 августа 2015 г.

Исправлена ошибка в форме выбора контрагентов при выбоере из талона на клинические исследования

120. Релиз № 2.0.1.14.252 от 24 августа 2015 г.

Ивправлена ошибка при проведении документа установка норм ОИИ

121. Релиз № 2.0.1.14.252 от 24 августа 2015 г.

Добавлен документ Исследование овещенности у ПВЭМ.

122. Релиз № 2.0.1.14.252 от 24 августа 2015 г.

Внесены изменения на форме документа Вируслогическое исследование. Добавлена талица для внесения серотипов в случае положительных результатов. Добавлена колонка величина допустимого уровня.

123. Релиз № 2.0.1.14.252 от 24 августа 2015 г.

У Показателей добавлен реквизит латинское наименование.

124. Релиз № 2.0.1.14.252 от 24 августа 2015 г.

В документе лабораторное исследование добавлена табличная чать для внесения обнаруженных организмов.

125. Релиз № 2.0.1.14.252 от 24 августа 2015 г.

При выборе из талона отображаются все контрагенты.

126. Релиз № 2.0.1.14.236 от 18 марта 2015 г.

Изменено проведение документа _ИМЦ_УниверсальноеЛабораторноеИсследование (добавлен реквизит РасчетноеЗначение)

127. Релиз № 2.0.1.14.232 от 20 февраля 2015 г.

В документе _ИМЦ_ИсследованиеВирусология в Табличной части добавлена колонка ДатаОтбораПробы

128. Релиз № 2.0.1.14.232 от 20 февраля 2015 г.

В документе _ИМЦ_НаправлениеВирусология в Табличной части добавлена колонка ДатаОтбораПробы

129. Релиз № 2.0.1.14.232 от 20 февраля 2015 г.

В документах _ИМЦ_НаправлениеВирусология и ИМЦ_ИсследованиеВирусология добавлены колонки ДатаОтбораПробы в табличные части

130. Релиз № 2.0.1.14.231 от 17 февраля 2015 г.

В Справочнике _ИМЦ_ТалонНаКлиническоеИсследованиеа форма ФормаЭлемента заполнение лаборатории из данных пользователя.

131. Релиз № 2.0.1.14.231 от 17 февраля 2015 г.

В Документе _ИМЦ_НаправлениеВирусология форме ФормаДокумента добавлена команда Копировать (для строк верхнего уровня дерева)

132. Релиз № 2.0.1.14.228 от 12 февраля 2015 г.

Создание на основании документа _ИМЦ_ИсследованиеВирусология _ИМЦ_СчетОМС

133. Релиз № 2.0.1.14.228 от 12 февраля 2015 г.

В Документе _ИМЦ_НаправлениеПЦРСанитарное на форме ФормаДокумента в табличной части НомераДаты скрыта колонка ДатаИсследования

134. Релиз № 2.0.1.14.228 от 12 февраля 2015 г.

В Общем модуле _ИМЦ_СобытияФормСервер внесены изменения в связи с изменениями в структуре документов _ИМЦ_НаправленияВирусология и _ИМЦ_ИсследованияВирусология.

135. Релиз № 2.0.1.14.218 от 15 декабря 2014 г.

В Документе _ИМЦ_УниверсальноеЛабораторноеИсследование в Форме Документа добавлена команда заполнения проб номерами (сделано для смывов).

136. Релиз № 2.0.1.14.217 от 30 ноября 2014 г.

В Документе _ИМЦ_ИсследованиеПЦРСанитарное в Форме документа изменил выполнение команыдв исследование выолнено.

137. Релиз № 2.0.1.14.193 от 26 августа 2014 г.

Изменено поведение элементов на форме документа исследование универсальное

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:lis_imts:func:060d93dd_1c60_11e4_a497_20cf30287e63

Last update: **2018/07/12 16:38**

