

Документы "Исследование вибрации (коммунальная)"

Функциональное назначение:

Реквизитный состав:

Реквизит	Комментарий
Организация	<Нет пояснений>
Акт отбора проб	<Нет пояснений>
Дата и время исследования	<Нет пояснений>
Дата результата	<Нет пояснений>
Договор	<Нет пояснений>
Дополнительные сведения	<Нет пояснений>
Журнал исследований	<Нет пояснений>
Заявитель	<Нет пояснений>
Лаборатория	Лаборатория исполнитель
Место проведения замеров	<Нет пояснений>
Наименование пробы образца	<Нет пояснений>
Направление на исследование	<Нет пояснений>
Номер в журнале	Номер в журнале
Номер направления	<Нет пояснений>
Ответственный	<Нет пояснений>
При замерах присутствовали	<Нет пояснений>
Состояние	<Нет пояснений>
Тип финансирования	<Нет пояснений>
Цель измерения	<Нет пояснений>
Дата окончания измерений	<Нет пояснений>
Объекты исследования	<Нет пояснений>
Производственная вибрация	<Нет пояснений>

Инструкция:

Исследование вибрации коммунальной и производственной

В созданном исследовании во вкладке «Общие сведения» заполняем поля «Дата начала измерений», «Дата окончания измерений», «Номер в журнале», «Цель измерения», «Подписывающие», «Методики отбора», «Акты отбора проб»

Исследование вибрации (коммунальная) (создание)

Провести и закрыть | Провести | Печать

Номер:

Дата: 02.06.2016 0:00:00

Общие сведения | Результаты | Средства измерения

Дата начала измерений: Дата окончания измерений:

Направление на исследование: Направление лабораторное 00030871 от 16.03.2016 14:19:43 Номер направления: 17155

Журнал исследований: Номер в журнале:

Место проведения замеров:

Дополнительные сведения:

Тип финансирования: Бюджет

При замерах присутствовали:

Цель измерения:

Акт отбора проб:

Подписывающие | Методики отбора

Добавить

N	Сотрудник	Участовал в отборе проб	Участовал в исследовании
---	-----------	-------------------------	--------------------------

Затем переходим на вкладку «Результаты».

Исследование вибрации (коммунальная) (создание)

Провести и закрыть | Провести | Печать

Номер:


Дата: 25.04.2016 0:00:00

Общие сведения | **Результаты** | Страница средства измерения

Добавить источник физ факторов

Источник вибрации


В поле «Место измерения» указываем место где проводились измерения вибрации из направления.

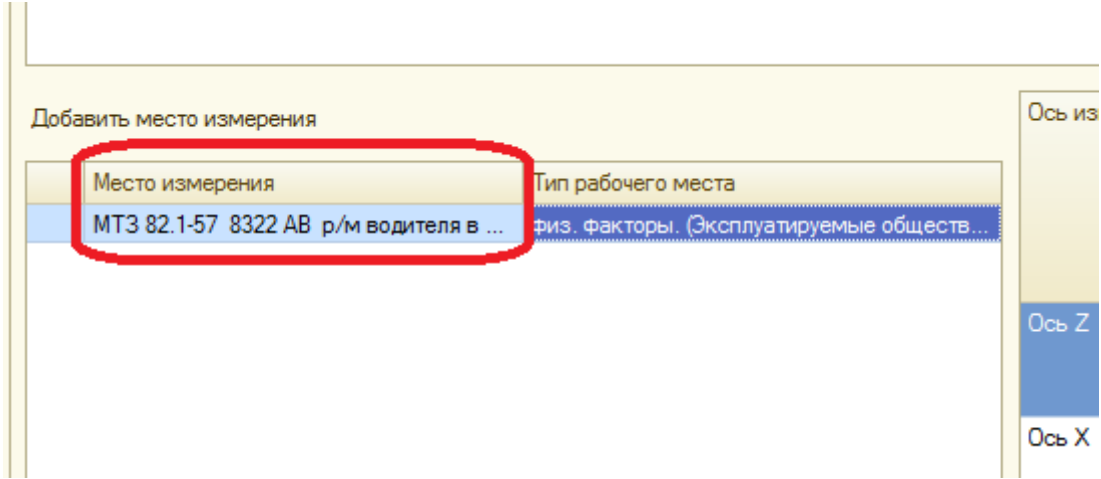


Добавляем источник физ факторов, нажав на соответствующую кнопку

Добавить источник физ факторов


В открывшемся окне указываем название источника вибрации и нажимаем «ОК».

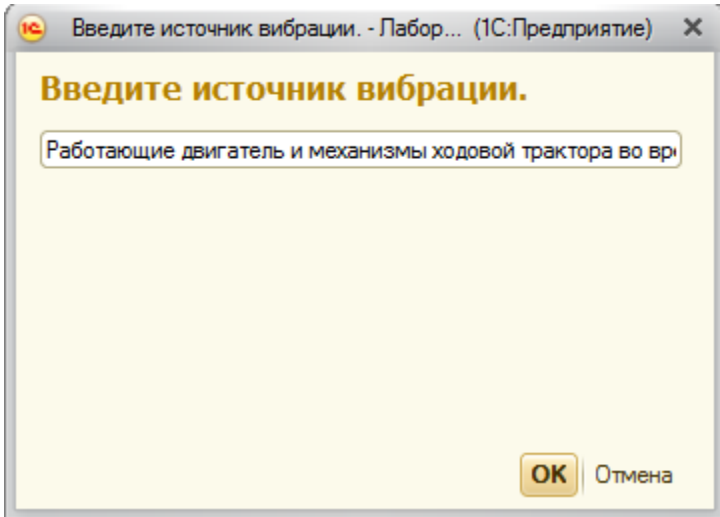


Заполняем сведения по источнику вибрации

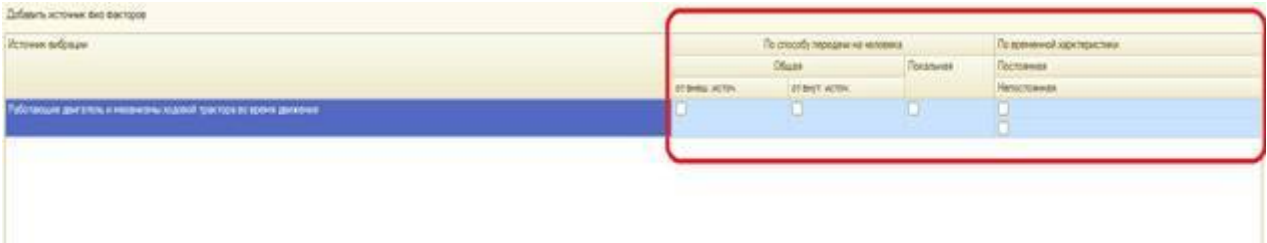


И по месту измерения

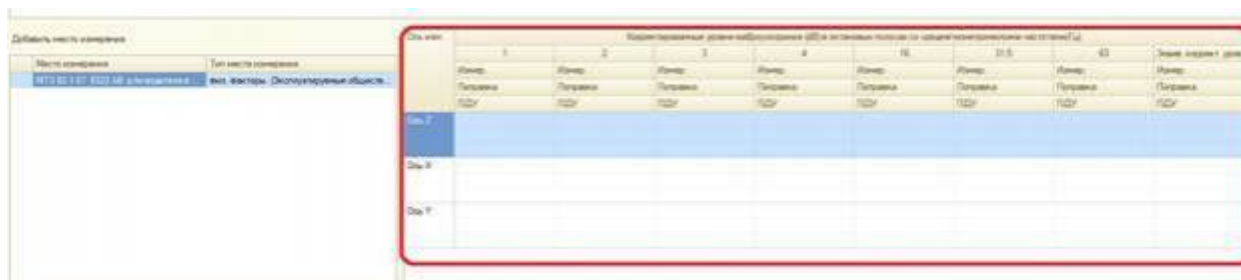

Затем переходим на вкладку «Средства измерения»

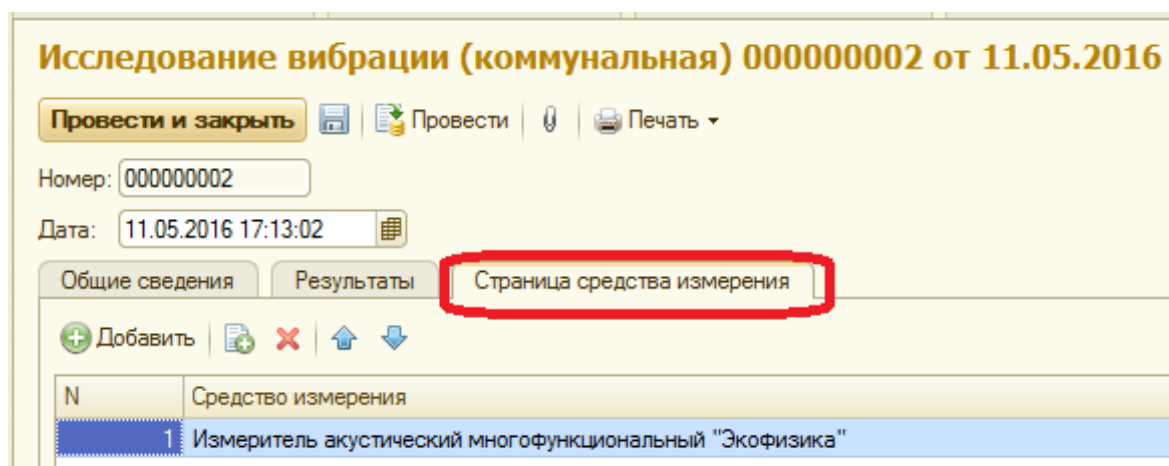

Добавляем необходимое средство измерения. Нажав на кнопку

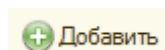


В открывшемся списке средств измерений красным отображаются те, у которых кончился срок проверки, остальные средства измерения актуальные.

Наименование	Заводск...	Проверен до	Лаборатория
BE-50	№ 92914	07.11.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
CT-01	148509	18.12.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Анализатор шума «АССИСТЕНТ» СИУ30	№ 217015	09.09.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Аспиратор для отбора проб воздуха "Бриз-1"	00104	05.11.2014	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Аспиратор для отбора проб воздуха "ПУ-33"	522	02.12.2015	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Аспиратор для отбора проб воздуха "ПУ-43"	105	05.05.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
ВЕ-метр-АТ-002	323507	07.07.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
весы лабораторные "ВПА-200-М"	794	07.05.2015	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Газоанализатор "ЭПЛАН-СО-50"	0958	20.07.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел

Если в списке средств измерения нет необходимого, то его нужно добавить.

Для этого нажимаем

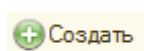

В открывшемся окне заполняем все поля и нажимаем «Записать и закрыть»

Средства измерения (создание) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть

Все действия ▾ ?

Лаборатория: Санитарно-гигиеническая лаборатория г.Сызрань

Наименование: Testo 425

Заводской №: 01767243

Номер свидетельства о проверке: 685

Организация выдавшая свидетельство: ФГБУ "Приволжское УГМС"

Проверен до: 30.11.2016 ☐ Использовать по умолчанию: ☐

Погрешность: V, м/с ±0.03+5%

Список показателей

Затем выбираем средство измерения, которое использовалось при исследовании и нажимаем «Выбрать»

Средства измерения

Выбрать Создать ☐ ☐ ☐ ☐ Найти...

Наименование	Заводск...	Проверен до	Лаборатория
⇒ "BE-50"	№ 52914	07.11.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ "СТ-01"	148508	18.12.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ Анализатор шума «АССИСТЕНТ» SIU30	№ 217015	09.09.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ Аспиратор для отбора проб воздуха "Брикс-1"	00104	05.11.2014	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ Аспиратор для отбора проб воздуха "ПУ-33"	522	02.12.2015	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел

После внесения всех данных по исследованию печатаем документ, нажав «Печать» и выбираем из выпадающего списка «Печать вибрации ...»

Исследование вибрации (коммунальная) 000000002 от 11.05.2016

Провести и закрыть Провести ☐ ☐ ☐ ☐ **Печать**

Номер: 000000002

Дата: 11.05.2016 17:13:02

Общие сведения Результаты Страница средства измерения

☐ Добавить ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Печать вибрации коммунальная

ВАЖНО !!!

После заполнения документа нажимаем «Исследование выполнено» для того, чтобы результаты увидели сотрудники оперативного отдела.

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:lis_imts:meta:4fdc0335_1a43_49f6_9ad3_33a14fe88e6



Last update: **2016/09/02 08:07**