

Документы "Исследование ЭМИ 50 Гц"

Функциональное назначение:

Реквизитный состав:

Реквизит	Комментарий
Организация	<Нет пояснений>
Акт отбора проб	<Нет пояснений>
Дата и время исследования	<Нет пояснений>
Дата результата	<Нет пояснений>
Договор	<Нет пояснений>
Дополнительные сведения	<Нет пояснений>
Журнал исследований	<Нет пояснений>
Заявитель	<Нет пояснений>
Лаборатория	Лаборатория исполнитель
Место проведения замеров	<Нет пояснений>
Наименование пробы образца	<Нет пояснений>
Направление на исследование	<Нет пояснений>
Номер в журнале	Номер в журнале
Номер направления	<Нет пояснений>
Ответственный	<Нет пояснений>
При замерах присутствовали	<Нет пояснений>
Состояние	<Нет пояснений>
Тип финансирования	<Нет пояснений>
Цель измерения	<Нет пояснений>
Дата окончания измерений	<Нет пояснений>
Объекты исследования	<Нет пояснений>

Инструкция:

Исследование ЭМИ 50 Гц

В созданном исследовании во вкладке «Общие сведения» заполняем необходимые поля.

Затем переходим на вкладку «Результаты измерений».

Исследование ЭМИ 50 Гц (создание)

Провести и закрыть   Провести  Печать ▾

Номер:


Дата: 

Общие сведения **Результаты** Страница средства измерения

Точка измерения

Добавляем место измерения

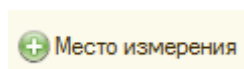

Введите место измерения! - Лабора... (1С:Предприятие) ✕

Введите место измерения!


OK Отмена

 Место измерения  Точку измерения 

Место измерения/Точка измер...	Тип точки измерения

Высота измерения

Добавляем точку измерения

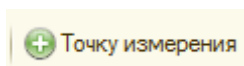

Материалы (1С:Предприятие)

М М+ М- □ ×

Материалы

Выбрать Создать Найти... Добавить в избранное

показать избранное: ☐

Наименование	Нахождение	Код
Физфактор		00000000000000000492
Измерение физических факторов		000000000000000001492
лабораторно-инструментальные исследования		000000000000000000774
микроклимат		000000000000000000493
Точка		000000000000000000544
физ факторы (транспортные средства)	Раздел 11 с...	000000000000000001579
физ. факторы. (Автомобили, улицы с интенсивным движением)		000000000000000001514
физ. факторы. (Аэропорты)		000000000000000001518
физ. факторы. (Железнодорожные пути, проходящие через жилую застройку)		000000000000000001517
физ. факторы. (Коммунальные объекты)		000000000000000001580
физ. факторы. (Морские и речные порты)		000000000000000001519
физ. факторы. (Предприятия пищевой промышленности, общественного питания и ...)		000000000000000001581
физ. факторы. (Промышленные предприятия на границе СЗЗ)		000000000000000001520
физ. факторы. (Промышленные предприятия производственные помещения)		000000000000000001521
физ. факторы. (Складские здания и общественные здания)		000000000000000001526

1С Введите точку измерения! - Лаборат... (1С:Предприятие) ×

Введите точку измерения!

OK Отмена

Добавляем источник физ факторов

1С:Предприятие ×

Добавить источник физ факторов?

Да Нет

1С Введите источник физ факторов! - Л... (1С:Предприятие) ×

Введите источник физ факторов!

OK Отмена

Заполняем исследования

Высота измерения	Е 50	Н 50	Е 50 ПДУ	Н 50 ПДУ
0.1				
1.5				
1.8				

Затем переходим на вкладку «Средства измерения»

Исследование ЭМИ 50 Гц (создание)

Провести и закрыть  Провести  Печать 

Номер:


Дата: 13.05.2016 0:00:00 

Общие сведения Результаты **Страница средства измерения**

 Добавить    

N	Средство измерения
---	--------------------

Добавляем необходимое средство измерения. Нажав на кнопку

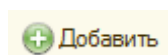


В открывшемся списке средств измерений красным отображаются те, у которых кончился срок проверки, остальные средства измерения актуальные.

Наименование	Заводск...	Проверен до	Лаборатория
⇒ "BE-50"	№ 92914	07.11.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ "СТ-01"	148509	18.12.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ Анализатор шума «АССИСТЕНТ» SIU30	№ 217015	09.09.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ Аспиратор для отбора проб воздуха "Бриз-1"	00104	05.11.2014	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ Аспиратор для отбора проб воздуха "ПУ-33"	522	02.12.2015	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ Аспиратор для отбора проб воздуха "ПУ-43"	105	05.05.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ ВЕ-метр-АТ-002	323507	07.07.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ весы лабораторные "ВПА-200г-М"	794	07.05.2015	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ Газоанализатор "ЭПЛАН-CO-50"	0958	20.07.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел

Если в списке средств измерения нет необходимого, то его нужно добавить.

Для этого нажимаем

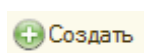

В открывшемся окне заполняем все поля и нажимаем «Записать и закрыть»

Средства измерения (создание) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть  Все действия 

Лаборатория: Санитарно-гигиеническая лаборатория г.Сызрань 

Наименование: Testo 425

Заводской №: 01767243

Номер свидетельства о проверке: 685

Организация выдавшая свидетельство: ФГБУ "Приволжское УГМС"


Проверен до: 30.11.2016  Использовать по умолчанию: ☐

Погрешность: V, м/с ±0,03±5%  

 Список показателей

Затем выбираем средство измерения, которое использовалось при исследовании и нажимаем «Выбрать»

После внесения всех данных нажимаем «Печать» и выбираем «Печать ЭМИ 50 Гц»

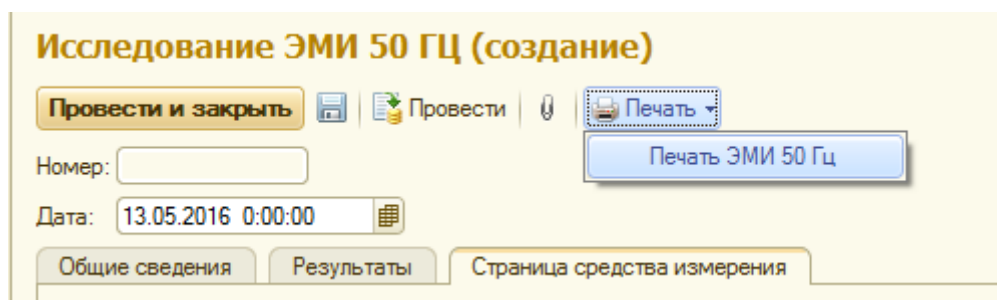

Исследование ЭМИ 50 Гц (создание)

Провести и закрыть | Провести | Печать

Номер:

Дата: 13.05.2016 0:00:00

Печать ЭМИ 50 Гц

Общие сведения | Результаты | Страница средства измерения

ВАЖНО !!!

После заполнения документа нажимаем «Провести и закрыть (Исследование выполнено)» для того, чтобы результаты увидели сотрудники оперативного отдела.

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:lis_imts:meta:f077e172_8264_42f8_9419_97c63273f8b5

Last update: 2016/09/02 08:40